

震災後の製品の取り扱いについてのお願い

この度は震災で被害に遭われた皆様には心からお見舞い申し上げます。

弊社の機器製品をお使いのお客様におきましては、機器の安全なご使用のために、下記の点にご注意頂きますようお願い申し上げます。

装置に関する注意事項

- 水没、あるいは水がかかった装置については、電気的な絶縁不良を起こしていますので、電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用しないでください。
- 転倒もしくは衝突により機械的衝撃のあった装置は、ロボット等が位置ずれを起こしているおそれがありますので、弊社の技術者が点検するまでご使用しないでください。
※装置点検のご依頼に対しては、計画停電の時間帯、交通手段等を確認し計画させていただきます。
また、装置点検は安全確保の面から優先度をもって計画させて頂くことをご了承ください。

核酸分離用試薬、迅速固定液に関する注意事項

- ガラス容器の試薬について、物理的な衝撃によりひび割れしているおそれがあります。ご使用にあたっては、ひび割れがないか手袋等の防具をつけてご確認ください。
- 試薬には医薬用外劇物に該当する試薬が含まれています。それらの試薬の取り扱いについては、手袋等の適切な防具をつけて行ってください。また、引火性液体に該当する試薬も含まれますので火気には十分ご注意ください。

医薬用外劇物又は引火性液体に相当する試薬

種 別	製 品 型 番
医薬用外劇物	NR-3025 , SR-2050 , SR-2025 , RR-2025 , RR-6025 , KY-500
引火性液体	PR-3140, PR-3125, PR-4050, PR-4025, PR-5050, NR-4050 NR-5050 , RR-7050, PP-3025

※核酸分離用試薬、迅速固定液の組成および取り扱い注意事項は製品安全データシート（MSDS）に詳しく記載していますので、下記の弊社ホームページをご参照ください。

核酸分離用試薬（閲覧画面から試薬キットを選んでください）

<http://www.kurabo.co.jp/bio/product/products.php?M=D&PID=102>

迅速固定液

<http://www.kurabo.co.jp/bio/product/products.php?M=T&TID=514>

[バイオ機器および核酸分離用試薬等の取り扱いに関する問い合わせ先]

クラボウ バイオメディカル部 バイオ機器課 TEL 072-820-3079 FAX 072-820-3095