
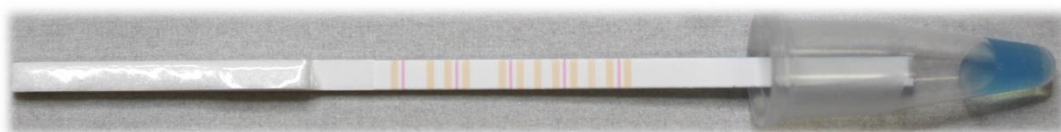


遺伝子検査で、肉の種類を“目視”判定。

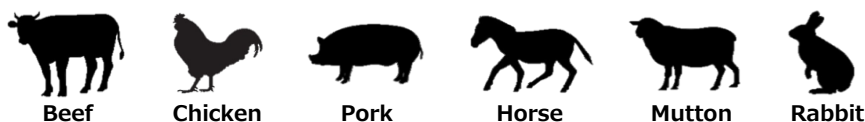

Point 1 電気泳動不要・簡単な3ステップで判定できます。

性能

- 6肉種同時判定
- 加工品も検査可能
- 検出感度：0.01%



DNA抽出：30分

94°C/30sec

66°C/30sec

72°C/30sec

×33


PCR増幅：60分

※使用する装置によって異なります。


検出：40分

Point 2 生肉・加工品等、高感度な肉種判定が“目視”で可能。


生肉の検査結果

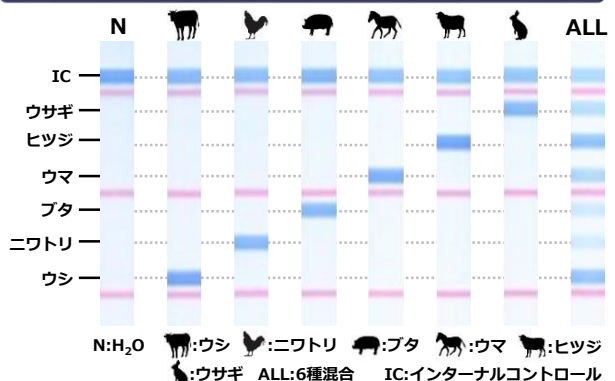

加工品検査結果

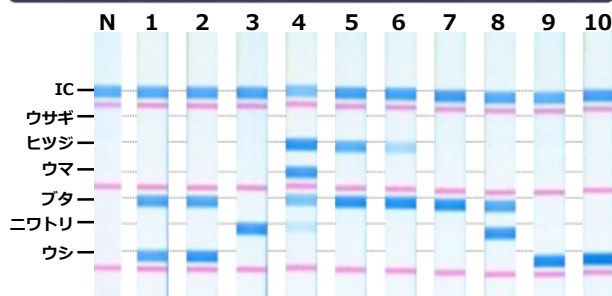

ブタ+ウシ混合検査

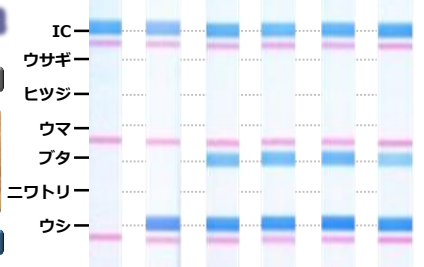

検査サンプル(加工食品)	商品ラベルに記載の原材料
N	H ₂ O(Negative control)
1	ハンバーグ1
2	ハンバーグ2
3	ハンバーグ3
4	冷凍餃子
5	ウインナー1
6	ウインナー2
7	ハム-1
8	ハム-2
9	レトルトカレー1
10	レトルトカレー2

Sample No.4, 5 and 6 are assumed to contain ingredients (essence of chicken and sausage casing from sheep) not indicated on the product labels.

製品名	製品番号	構成品	容量	標準価格
GeneFields Meat (24テスト)	GF-1-24	PCRオリゴミックス	120μL x 1本	¥43,200
		カラーリングバッファー	810μL x 1本	
		DNAストリップ	24テスト	
		取扱説明書・判定カード	1セット	

● GeneFields Meat使用時に用いる機器・備品もご用意しています。

製品名	製品番号	内容	標準価格
バイオマッシャー®II	GF-MA	サンプルホモジナイザー/50本	¥5,000
パワーマッシャーII	GF-PM	バイオマッシャー®II用電動攪拌機	¥10,000
卓上遠心分離機	BSR-Mini6000KS	遠心分離機	¥27,000
スリムPCRサイクラー	THEATER4X4	サーマルサイクラー	¥198,000
ドライバスイキュベーター	Pad3-H	ドライバス	¥61,000
ピペット0.5-10μL	00-NLE-10	ピペッター(0.5~10μl)	¥19,000
ピペット20-200μL	00-NLE-200	ピペッター(20~200μl)	¥19,000
ピペット100-1000μL	00-NLE-1000	ピペッター(100~1,000μl)	¥19,000

※別途ご用意いただく必要があるもの

- KURABO社製 QuickGene-Mini480用DNA抽出試薬 / DNA組織キット(カタログNo. : DT-S)
- QIAGEN社製 Multiplex PCR Kit(カタログNo. : "206143" または、"206145" / 2017年6月現在)
- その他、一般的な試薬・備品も必要となります。詳細は、ユーザーマニュアルをご覧ください。

表示価格は2019年7月1日時点での標準価格(消費税別)です。

製品内容・価格等は変更することがありますので、予めご了承ください。

本チラシに記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

倉敷紡績株式会社

環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

大阪本社 / 〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30

クラブウ先進技術センター2F

TEL : 072-820-3079

FAX : 072-820-3095

東京支社 / 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1

野村不動産日本橋本町ビル2階

TEL : 03-3639-7077

FAX : 03-3639-6998

URL : <http://www.kurabo.co.jp/bio/>



免責

本製品は体外診断用医薬品ではありませんので、ヒト・動物への医療、臨床診断には使用しないようご注意ください。PCR装置の機種やPCR産物の増幅量等により、判定シグナルの強弱が異なる場合があります。検査結果判定により発生する問題に関して、倉敷紡績株式会社は、一切の責任を負いません。

販売代理店