

## 組織用迅速固定液「スーパーフィックス」

Code No. KY-500

KY-500  
研究用試薬

本製品は組織片を迅速に固定するための試薬です。

### ◆キットの構成

試薬名 (コード)	組成	包装	危険表記
スーパーフィックス (KY-500)	メタノール ホルムアルデヒド 緩衝液	500ml 1 びん	 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">医薬用外劇物</span>

### A. 確認事項

本製品は劇物に該当する成分を含みます。使用前にはボトルに貼り付けられている危険有害性情報及び、下記、注意事項を確認の上、お使い下さい。

尚、毒物劇物譲受書をお受け取りの際は、所属・氏名を記入・押印の上、返送をお願いします。

### B. 使用方法

- 一般的なパラフィン包埋法の固定プロセスにご使用いただけます。現在ご使用の固定液に差し替えてお使いください。
- 免疫性を保持したまま固定させるには、冷所(冷蔵庫)での固定が有効です。  
例)2時間程度室温で固定した後、冷蔵庫にて overnight 以上固定させる。
- 固定に要する時間は、組織の種類や組織片の大きさによって異なります。初めてご使用になる場合は固定時間を短めにし、組織の状態をご確認ください。
- 本液から取り出した後、水洗はせずにアルコール上昇系列へ進んでください(本液にアルコール成分が含まれますので、固定段階である程度脱水が進んでいます)。
- 揮発性の成分を含みますので、ご使用後は密栓の上保管ください。
- 廃棄につきましては、それぞれの自治体規制に従ってください。

### C. 使用上または取扱上の注意

- 試薬は指定された保存状態で保存してください。
- 本製品は消防法による危険物及び有害物、毒劇物取締法による劇物、並びに労働安全衛生法による危険物及び有害物に該当する成分を含みます。吸入、皮膚への接触などに十分注意し、誤って接触した場合などは多量の水で洗うなど適当な処置が必要です。

### D. 貯法

本製品は冷暗所または冷蔵庫にて保管ください。

本製品には PRTR 法による第一種指定化学物質に指定される成分が含まれます。

### 研究用試薬

本試薬は研究用試薬です。医薬品、体外診断用医薬品など他の用途には使用できませんので十分ご注意ください。

### お問い合わせ先

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター3F

TEL: 072-820-3079 FAX: 072-820-3095

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目19-15 東京美術倶楽部ビルディング6階

TEL: 03-6371-1390 FAX: 03-6371-1396